



50×TAE

PE003-03

产品信息

产品名称	产品编号	规格
50×TAE	PE003-03	500ml

产品简介

TAE 即 (Tris-Acetate-EDTA buffer) , TAE 是生物学中使用最广泛的核酸电泳缓冲液, 主要用于 DNA 的琼脂糖凝胶电泳, 回收 DNA 片段时也宜用 TAE 缓冲系统进行电泳。本产品为 50×浓缩液, 工作浓度为 1×, 可直接用蒸馏水稀释 50 倍后使用。若产品出现沉淀析出, 请置于 37°C 水浴使其溶解, 不影响使用。本产品的主要成分是 Tris, 冰醋酸与 EDTA。

储存与运输

常温运输; 常温保存, 有效期 12 个月

使用说明

使用时用蒸馏水或超纯水稀释 50 倍后即可使用。