



显影定影试剂盒

PL102-100

产品信息

产品名称	产品编号	规格
显影液	PL102-100	250mL
显影液	PL102-100	250mL

产品简介

本产品用于 Western、Northern、Southern 等实验中感光后的胶片的显影、定影。

储存与运输

常温保存，有效期 12 个月。避免温度超过 30℃。

使用说明

1. 将曝光后的胶片直接完全浸没在显影液中。25℃时，显影 1-5 min。具体时间请根据显影情况而定。
2. 将显影后的胶片在清水中冲洗干净，除去显影液。
3. 清洗后的胶片置于定影液中。25℃时，定影 1-5 min。
4. 定影后的胶片在清水中清洗，除去残余试剂。将胶片晾干，存档备用。

注意事项

1. 本试剂可反复回收使用。
2. 避免显影液、定影液相互污染。
3. 如果胶片发灰，很可能是胶片已经曝光，与试剂无关。建议使用暗室专用红灯。