

5×SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液**HC130-050****产品信息：**

产品名称	产品编号	规格
5×SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液	HC130-050	5*1mL

产品简介：

本品是一种经过改良的以溴酚蓝为染料，5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。本产品使用新型高效还原剂，不含 DTT、巯基乙醇等还原剂，避免了样品加热和上样时散出对身体有害的气体，使操作更加安全健康。

运输和保存：

本产品常温运输，保存于-20℃，保质期 12 个月。

使用说明：

- 1.与样品混合前，在 37℃水浴锅中解冻数分钟，以确保上样缓冲液充分解冻溶解。
- 2.按照样品与上样缓冲液 2-4:1 混匀，将混合物用沸水浴煮沸 3-5 分钟。
- 3.待蛋白样品充分变性后，高速离心 1min 即可上样。

注意事项：

- 1.使用时，请遵照实验室安全防护要求。
- 2.本产品仅限科研使用。