



5×蛋白上样缓冲液 (非还原型)

HC140-050

产品信息

产品名称	产品编号	规格
5×蛋白上样缓冲液 (非还原型)	HC140-050	5*1 mL

产品简介

本产品蛋白上样缓冲液是以溴酚蓝为染料, 5 倍浓缩的蛋白上样缓冲液, 用于非还原的 SDS-PAGE 蛋白样品的电泳上样。本产品主要成分包含 Tris-HCl 缓冲液、甘油、SDS 及溴酚蓝。

储存与运输

冰袋 (wet ice) 运输; -20°C保存, 有效期 12 个月。

使用说明

- 按每 4 μ L 蛋白样品与 1 μ L 5×蛋白上样缓冲液 (非还原型) 的比例充分混合均匀。
- 金属浴或者沸水浴加热 3-5 min, 使蛋白样品充分变性。
- 冷却至室温后即可加到点样孔中

注意事项

- 使用前确保产品充分复温。
- 操作时请穿实验服, 佩戴一次性手套