



## 通用型抗体稀释液

### HC150-100/500

#### 产品信息

产品名称	产品编号	规格
通用型抗体稀释液	HC150	100ml/500ml

#### 产品简介

通用抗体稀释液是一种即用型的, 适合于稀释所有免疫抗体测(IF, IHC, ELISA, WB) 实验中的抗体。该试剂可用于一抗或二抗的稀释和配制, 稀释后 4°C 保存用不少于 12 个月;

稀释液中加入了多种抗体结合反应增强剂及稳定剂, 增强免疫反应, 减少非特异性结合, 获得更佳的效果, 可反复使用, 节约宝贵的抗体。试剂中不含有动物源的蛋白、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 适合于所有类型抗体稀释, 包括 HRP, AP 标记的抗体。

#### 储存与运输

4°C 保存, 冰袋运输, 至少 2 年有效;

#### 产品特点

- 1: 即用型稀释液, 无需配制
- 2: 适用所有抗体稀释(IF、IHC、ELISA、WB)
- 3: 加入抗体结合反应增强剂, 效果更佳
- 4: 不含 BSA、脱脂奶粉等动物源蛋白
- 5: 不含磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂
- 6: 稀释后的抗体在 4°C 保存一年或常温保存一周

#### 使用说明

根据抗体使用说明书, 直接用本品对一抗或二抗进行适当倍数的稀释。稀释液中的抗体可回收于 4°C 保存, 至少可反复多次使用长达 12 个月以上, 直至不能达到理想结果后丢弃。

#### 注意事项

1. 孵育抗体时尽量在 4 °C 进行, 可延长稀释后抗体的使用寿命;
2. 本品不含叠氮钠或硫柳汞类防腐剂, 但含安全性更高的防腐剂, 还需小心操作避免皮肤直接接触。