

HRP 标记的山羊抗兔 IgG

GP130-100

产品信息

产品名称	产品编号	规格
HRP 标记的山羊抗兔 IgG	GP130-100	100 μ L

产品简介

辣根过氧化物酶标记山羊抗兔 IgG (H+L) (HRP conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)), 用于 Western、ELISA 和 IHC 等实验。HRP, 即 Horseradish Peroxidase, 中文名为辣根过氧化物酶, 可以在 Western 检测时催化 ECL 类试剂产生化学发光, 可以在 ELISA 时催化 TMB 产生蓝色, 也可以在 IHC 或 Western blot 检测时催化 DAB 产生棕色沉淀。

储存与运输

4°C运输, -20°C 保存, 一年有效。

一、产品概述

1. 宿主: Goat
2. 反应种属: Rabbit
3. 推荐应用: ELISA, WB, IHC
4. 浓度: 1mg/mL 左右
5. 稀释度: ELISA:1/4000- 1/20000; WB:1/4000- 1/20000; IHC:1/500- 1/1000

注: 可根据实际使用其它合适比例

二、产品性能

1. 存储缓冲液: 0.01M PBS, 50%甘油, pH7.4
2. 稳定剂: 0.5%GSA
3. 防腐剂: Proclin-300
4. 纯化: 抗原亲和纯化

三、注意事项

1. 为了获得实验最佳效果, 请根据实验调整最佳工作稀释度;
2. 使用时应按所需的浓度进行稀释, 现用现配;
3. 如果一次使用很少可以将其适当分装后使用, 这样可以有效的防止试剂污染;
4. 虽然本试剂在有效期过后很长一段时间仍可以使用, 但还是强烈建议您在管体规定的有效期内正确使用;
5. 本产品仅用于科研, 不能用于人体实验或人体治疗。